

## 窒素ガス交換手順

2002/07/16

上杉

1. 3連のポンベ立ての位置を確認(下の図)



- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 2. V 1 1                | 止                                 |
| 3. 流量計・元栓               | 閉める                               |
| 4. レギュレーター取り外し          | 満タンのタンクに繋ぎ換え                      |
| 5. 流量計・元栓               | 開ける                               |
| 6. V 1 1 に繋がっているホースを緩める | N <sub>2</sub> ガスをしばらく流してホース中をパージ |
| 7. ネジを締めなおす             |                                   |
| 8. V 1 1                | N                                 |
| 9. かかっている圧力             | 0.05MPa くらい                       |

ポンベが2本空になった場合はタツミ産業に電話して持ってきてもらう。  
電話番号：0791-59-8070  
「窒素ガス 7000 リットル二本。  
BL20XU の光学ハッチ横」  
で通じるはず。

