

○ BL で用いる光学機器制御、測定プログラムなどはそのほとんどが LabView6 で記述されています。これらのソフトウェア共通の使い方を述べます。

○ プログラムの起動：対応するファイルを立ち上げる。


○ プログラムの実行：プログラムウィンド内の左上部にある  を 1 回クリックする。
プログラムが実行される。

○ プログラムの停止：実行時に用いた  の右側に  が現れるので、これをクリックする。

○ プログラム実行中：プログラム実行中の場合は、最初は  だった矢印が、 となっている。この黒矢印の時はソフト実行中であるので終了するまで待つ。

○ プログラム終了：無事にプログラムの実行が終了したときは、 が、再び  に戻る。

○ プログラムを閉じる、あるいは LabView を終了しようとした時、下記のようなウィンドが現れたときは、原則として「**いいえ**」を選択してください。

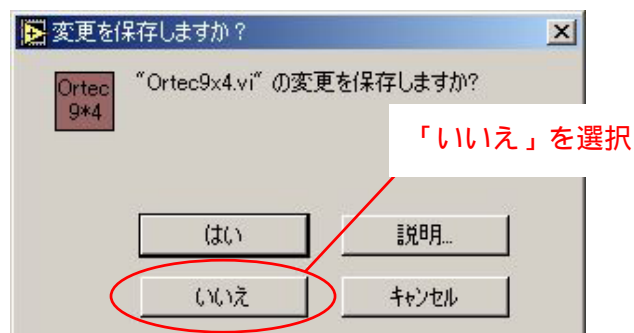

以上