

## CT 実験中に HiPic が落ちた時のチェック項目(簡易版)

2002/11/21 JASRI 上杉健太郎

### Setup-C4880

1. CCD のクーラーは動作しているか？(念のためにチェックしなおすと良い)

### Setup-options

1. user function のチェック
2. acquire always same window をチェック

### Acquisition-acquire

1. low gain を選択
2. 露出時間の設定
3. subarray の領域設定

### Acquisition-sequence (sequence control window が出る)

#### Acquisition

1. Acquisition mode                      Acquire
2. Cycle future                              Full speed と No. of loops を設定
3. Always displaying images during acquisition にチェックを入れる

#### Data storage

1. Acquire image, Store to HD, ファイル名設定